

## Eszköz sterilizáló

### Steri 25-250-350

#### Sterilizálás másodpercek alatt

Ezzel, a forró gyöngy technológián alapuló sterilizáló berendezéssel minden kisméretű eszköz azonnali, munkaasztalon történő fertőtlenítése és sterilizálása lehetővé válik. Különösen alkalmas lamináris boxban történő használatra! Biológiai

kutatások és tesztek bizonyítják, hogy az üvegyöngy tartályban fenntartott állandó 250 °C minden mikroorganizmus és csíra teljes, pár másodpercen belüli elpusztítását garantálja. Az eszköz azon része, amely a STERI üvegyöngyei közé kerül steril lesz. A STERI 25, 250 és 350 berendezések három ugyanolyan minőségű termék más-más méretben, rozsdamentes acél tartállyal, nagy teljesítményű melegítő berendezéssel, csökkentett melegítési idővel, nagy precizitású termosztáttal, hőmérséklet szabályozóval és beépített termométerrel.



**STERI 25** – különösen alkalmas kis eszközök fertőtlenítésére (pl.: tűk)

**STERI 250** – kis és közepes méretű eszközök fertőtlenítésére alkalmas (pl.: ollók, csipeszek, kések, pengék, spatulák, stb.)

**STERI 350** – különösen alkalmas közepes méretű, és hosszú eszközök fertőtlenítésére

#### Használat:

1, Töltse fel a berendezést tiszta és száraz STERI üvegyöngyökkel a perem alatt 2mm-ig. Soha ne töltsön más anyagot vagy folyadékot a berendezésbe!

2, Kapcsolja be a sterilizáló berendezést. A kezdeti felmelegítési idő letelte után a belső hőmérséklet eléri a 250 C fokot, amely a berendezés bekapcsolása alatt konstans (+/- 5%). SOHA NE FOGJA MEG AZ ÜVEGGYÖNGYÖKET VAGY AZ ÜVEGGYÖNGY TARTÁLYT MIELŐTT LEHÜLNÉ!

3, Távolítsa el a fém tetőt és ne helyezze azt vissza addig, amíg a berendezést ki nem kapcsolja, így biztosítva a berendezés megfelelő szellőzését.

4, Helyezze a száraz és tiszta eszközöket, amilyen mélyen csak tudja az üvegyöngyök közé és tartsa őket a berendezésben 10 mp-ig.

5, Kis fém eszközöket kis üveg edényben is fertőtleníthet. Ekkor az edényt bele kell helyezni a STERI berendezés gyöngyeibe legalább 3 percre, a zárófedelelet ilyenkor helyezze a berendezés tetejére.

6, A berendezés egész nap, állandó jelleggel működhet, a túlmelegedés veszélye nélkül. A berendezés külső burka kb. testmelegre melegszik a használat során, de ez teljesen normális jelenség. A berendezés áramfogyasztása nagyon alacsony. CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA JAVASOLT!



7, A nap végén kapcsolja ki a sterilizáló berendezést. Helyezze vissza a fém tetőt, így védve a berendezés belsejét a szennyeződéstől.

8, A STERI gyöngyöket havonta egyszer kell cserélni, vagy gondos tisztítás után, teljesen szárazon újratölteni.

Technikai adatok	STERI 25	STERI 250	STERI 350
Volt	220 / 240 V	220 / 240 V	220 / 240 V
Watt	50W	90W	90W
Első felmelegítés ideje 240-250 °C-ra	kb. 10 perc alatt	kb. 18 perc alatt	kb. 25 perc alatt
Üvegyöngy tartály	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Belső méret	3 x 4 cm	4 x 8 cm	4 x 14 cm
STERI üvegyöngy (töltési mennyiség)	40 g	150 g	300 g
STERI üveg edény	nincs	géppel szállítva	külön rendelhető
STERI fém burkolat	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél	rozsdamentes acél
Szigetelőanyag	azbesztmentes ásványgyapot	azbesztmentes ásványgyapot	azbesztmentes ásványgyapot
Foglalat mérete	10 x 8,5 x 9 cm	14,5 x 12 x 14 cm	20,5 x 12,5 x 14 cm
Csomagolóanyag	styropor	styropor	styropor
Nettó súly (standard gép esetén)	650 g	1400 g	1850 g
Bruttó súly (csomagolással)	800 g	1550 g	2000 g
Csomagolási méret	18 x 17 x 16 cm	37 x 19 x 19 cm	34 x 19 x 19 cm

### JÓTÁLLÁS

Ezek a nagyszerű berendezések mind egy év jótállás vállalásával kerülnek forgalomba, svájci gyártmányok, és az EN 60335:1988 / EN50081-1:1992/EN 60555-3:1987 Európai Szabványoknak felelnek meg.



### DOKUMENTÁCIÓ

- Pasteur Intézet, Lille – Franciaország Sterilitás teszt: 16.4.1984
- CELAB Központi Laboratórium Zollikoffen – Svájc Sterilitás teszt: 21.9.98

*Dokumentációt kérés esetén biztosítani tudunk!*